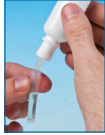

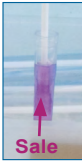








# CONTRÔLE DES SURFACES TESTS SIMPLES ET RAPIDES

## CONTRÔLE DU NETTOYAGE EN 10 MINUTES PAR ÉCOUVILLONNAGE

Vous pouvez utiliser l'un des trois tests suivants **pour contrôler en seulement 10 minutes le nettoyage** des surfaces et du matériel. Pour chacun de ces tests, il suffit d'écouvillonner la surface avec l'écouvillon fourni, puis de mettre l'écouvillon dans le tube contenant le réactif. Si le réactif du tube devient **vert** en moins de 10 minutes, alors la surface est **propre**, s'il devient **violet** alors la surface est **sale**.

<p>Ajouter le réactif dans le tube, jusqu'au trait.</p>  <p>Écouvillonner.</p>  <p>Placer l'écouvillon dans le tube. Après 10 min :</p> <p>Réactif devenu vert = surface propre.</p> <p>Réactif devenu violet = surface sale.</p> 	<p>Écouvillonner.</p>  <p>Casser l'ampoule située dans le tube pour libérer le réactif.</p>  <p>Placer l'écouvillon dans le tube. Après 10 min :</p> <p>Réactif devenu vert = surface propre.</p> <p>Réactif devenu violet = surface sale.</p> 	<p>Écouvillonner.</p>  <p>Introduire l'écouvillon dans le tube.</p>  <p>Après 10 minutes :</p> <p>Réactif devenu vert = surface propre.</p> <p>Réactif devenu violet = surface sale.</p> 												
<table border="0"> <tr> <td style="width: 100px;">047600</td> <td style="width: 100px;">Pack de 24 tests HYGI-PLUS</td> <td style="width: 100px; text-align: right;">53,35 €<sup>HT</sup> 51,65 € H.T. (31/03/24)</td> </tr> </table>	047600	Pack de 24 tests HYGI-PLUS	53,35 € <sup>HT</sup> 51,65 € H.T. (31/03/24)	<table border="0"> <tr> <td style="width: 100px;">047460</td> <td style="width: 100px;">Pack de 10 tests Clean-Test™</td> <td style="width: 100px; text-align: right;">35,00 € H.T.</td> </tr> <tr> <td>047450</td> <td>Pack de 50 tests Clean-Test™</td> <td style="text-align: right;">150,00 € H.T.</td> </tr> </table>	047460	Pack de 10 tests Clean-Test™	35,00 € H.T.	047450	Pack de 50 tests Clean-Test™	150,00 € H.T.	<table border="0"> <tr> <td style="width: 100px;">047422</td> <td style="width: 100px;">Pack de 20 tests Clean-Trace™</td> <td style="width: 100px; text-align: right;">75,00 € H.T.</td> </tr> </table>	047422	Pack de 20 tests Clean-Trace™	75,00 € H.T.
047600	Pack de 24 tests HYGI-PLUS	53,35 € <sup>HT</sup> 51,65 € H.T. (31/03/24)												
047460	Pack de 10 tests Clean-Test™	35,00 € H.T.												
047450	Pack de 50 tests Clean-Test™	150,00 € H.T.												
047422	Pack de 20 tests Clean-Trace™	75,00 € H.T.												

## LUMINOMÈTRE

Contrôlez l'efficacité du nettoyage **en 15 secondes**.

Écouvillonner.



Insérer l'écouvillon dans le luminomètre. Lire le résultat.




120024	Luminomètre	1610,00 € H.T.
120019	100 écouvillons	329,60 € H.T.


## ÉCOUVILLONS SALMONELLES - LISTERIA - FLORE TOTALE

Nos écouvillons vous permettent de contrôler la présence ou l'absence de **salmonelles** ou de **Listeria** en **18 à 24 heures**.


Écouvillonner.




Introduire l'écouvillon dans le tube contenant la gélose.



Incuber dans une étuve pendant 18 à 24 h à 35-37°C selon le test.



Comparer la couleur de la gélose à celle du mode d'emploi = présence ou absence des bactéries recherchées.



000051	Pack de 6 écouvillons Flore totale	20,10 € H.T.
000055	Pack de 6 écouvillons Listeria	20,10 € H.T.
000057V	Pack de 6 écouvillons salmonelles	20,10 € H.T.

## BOÎTE CONTACT - CONTRÔLE QUANTITATIF DE LA DÉSINFECTION EN 24 H / 48 H

Les boîtes contact vous permettent de contrôler **quantitativement** la **désinfection des surfaces** de travail, du matériel, des mains, des vêtements. Vous pouvez donc facilement comparer les résultats dans le temps. Conforme NF ISO 18593.

- ❑ Appliquer la boîte pendant 10 secondes sur la surface à contrôler, puis mettre la boîte dans l'étuve (cf. p.3) pendant 24 h / 48 h.
- ❑ Compter le nombre de points qui a poussé sur la gélose et le comparer au schéma d'interprétation fourni. Vous en déduisez si la surface contrôlée est désinfectée ou non.

### Avantages de la boîte contact :

- ❑ Le dos de la boîte est quadrillé afin de faciliter le comptage.
- ❑ Option : la boîte contact peut être appliquée sur la surface à l'aide d'un **applicateur** afin d'exercer la même pression pour chaque test.
- ❑ Livrée avec mode d'emploi et fiche d'interprétation des résultats.

Prélever.



Incuber.



Compter les colonies.



049130	Pack de 20 boîtes contact Flore totale	26,50 € H.T.
049120	Pack de 20 boîtes contact Coliformes	26,50 € H.T.
049160	Pack de 20 boîtes contact Entérobactéries	26,50 € H.T.
049140	Pack de 20 boîtes contact Levures moisissures	26,50 € H.T.
049170	Pack de 20 boîtes contact Streptocoques fécaux	31,00 € H.T.